




СТЕРИЛИЗАТОРЫ/ЛИОФИЛИЗАТОРЫ ICP DS 100

Фотографии

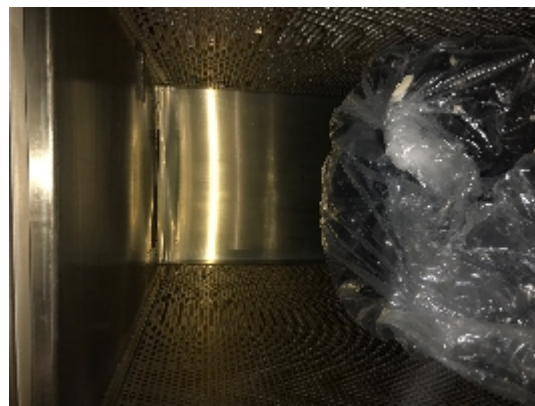



Детали продукта

категория:	СТЕРИЛИЗАТОРЫ/ЛИОФИЛИЗАТОРЫ
машина:	DS 100
Код оборудования:	IT347
Сборка:	ICP
Год сборки:	1996

описание

Сушильная стерилизационная печь DS 100 используется для стерилизации и депирогенизации пустого стекла или другого упаковочного материала или удерживающего материала из стекла или нержавеющей стали, чтобы его можно было ввести в стерильное помещение.

После завершения цикла стерилизации материал выгружается из проходной двери стерильных помещений. Будучи фильтрами, расположенными на выходе из стерилизационной камеры, абсолютных фильтров типа с холодной эффективностью 99,998 метод DOP, во время стерилизации воздух, циркулирующий внутри тележек, является воздухом класса 100. Фильтры, используемые для этой цели, представляют собой фильтры, которые непрерывно выдерживают температуру 240 градусов по Цельсию и, таким образом, обеспечивают как сухую стерилизацию, так и депирогенизацию.

На всех этапах обработки внутри печи давление постоянно поддерживается положительным по отношению к внешней среде. После автоматического цикла стерилизации все заслонки закрываются, чтобы изолировать печь снаружи, в то время как вентиляция продолжает работать, чтобы поддерживать внутреннее избыточное давление, гарантируя отсутствие загрязнения материала.

Время стерилизации: 60 мин. Для температуры 220 C, а 75 мин. Для температуры 200 C.

Время охлаждения должно быть установлено около 120 мин.

См. прилагаемые инструкции для использования таймеров с учетом того, что вы всегда устанавливаете MODE " A " и значение в MIN. Время охлаждения следует выбирать в зависимости от типа нагрузки и температуры всасываемого воздуха.